

Mintavétel, inkubáció, kiértékelés

- Laboratóriumi teszt a mikrobiális szennyezettség kimutatására
- Azonnali használatra kész, egyszerű értelmezés
- Nyugalmat és biztonságot nyújt

Ilyen egyszerű!

A merítős lemez (dipslide) mindkét oldala táptalajjal fedett. Szaklaboratóriumba is szállítható további vizsgálatra, ha szükséges.



A mintavételhez merítse a lemezt folyadékba, érintse szilárd felszínhez vagy vigye fel a mintát vattapálcával a lemezre. Folyadékba merítés esetén, hagyja a felesleget lecsorogni.



Az inkubáció történhet inkubátorban vagy szobahőmérsékleten inkubátoron kívül.



Az eredmény a mintadia-gramhoz való hasonlítással olvasható le. A mintadia-gram (model chart) minden készlet tartozéka.

További információkért kattogjen a www.oriondiagnostica.hu oldalra.



A minta Cultura M inkubátorban való inkubációja lehetővé teszi az eredmények leolvasását egy vagy két nappal korábban. További információkért forduljon az Orion Diagnostica forgalmazóhoz.

ORION
DIAGNOSTICA

Orion Diagnostica Oy, Finnország
Képviselet CZ,HU,PL,SK:
Csehország, 169 00 Prága, Bělohorská 57, Tel: +420 233 350 533
Magyarországi iroda: (+36) 20 501 90 12 vagy (+36) 1 437 02 24
E-mail: orion@oriondiagnostica.hu, www.oriondiagnostica.hu

ORION
DIAGNOSTICA

Hygicult®

Teszt, amire mindig számíthat!

HYGIENA



Hygicult®

Kultivációs rendszer helyszíni mikrobiális tesztelésre

Az Orion Diagnostica a merítős lemezes tenyésztési eljárásokban a világelsők közé tartozik. Ezen minősítést a szigorú követelményeknek és a termék megbízhatóságának köszönhetően nyerte el. A Hygicult® teszt megbízható, ökonomikus és időigénytelen merítős lemezes tenyésztési eljárás a higiénia helyszíni mikrobiális monitorozására.

A Hygicult teszt előnyei



- a teszt azonnali használatra kész
- munkát és időt megtakarító eljárás
- jóváhagyott, megbízható és bizonyított eljárás
- a hagyományos Petri-csészés eljáráshoz képest hosszabb élettartamú
- tenyésztési eljárás az élő mikroorganizmusok kimutatására
- nem kell számolni a baktérium kolóniákat, az eredményt elég összehasonlítani a mellékelt mintadiagrammal (model chart)
- alkalmas a szaklaboratóriumba való szállításra is további kivizsgálásra
- a validálási eljárásoknak megfelelően gyártott

A Hygicult TPC teszt validálva van az AOAC ill. a NordVal által

A Hygicult termékcsalád leírása

A kifordítható merítős lemez (dipslide), melynek mindkét oldala táptalajjal fedett, steril kémcsőbe van bezárva. Tárolás szobahőmérsékleten, fénytől és szárazságtól védve.

A Hygicult TPC és a Hygicult E tesztek eredményeit 12 laboratórium is összehasonlította. Továbbá, az eredmények az AOAC ill. NMKL által is jóvá lettek hagyva.

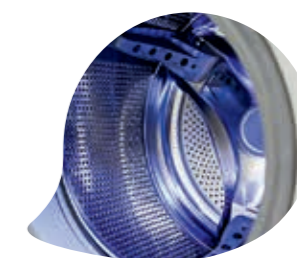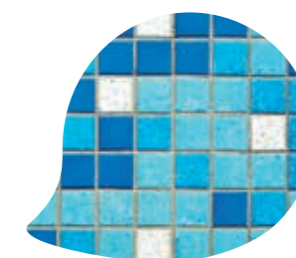

Mintavétel, inkubáció, kiértékelés

Hygicult E

Az enterobaktériumok kimutatására

Kat. szám. 68012



Hygicult Y&F

A sarjadzó és penészgombák kimutatására. A baktériumok növekedését antibiotikumok gátolják.

Kat. szám. 68013



Hygicult TPC

A környezet tisztaságának teljes körű monitorozására. Lehetővé teszi az összes baktérium, sarjadzó és penészgomba növekedését.

Kat. szám. 68010



Hygicult E&β-GUR

Kétoldalú merítős lemez (dipslide) az enterobaktériumok, valamint a β-glukuronidáz enzimet termelő baktériumok kimutatására

Kat. szám. 68267



A HYGICULT TESZTNEK 4 KÜLÖNBÖZŐ FAJTÁJA LÉTEZIK